

Jetzt wechseln - besser schützen!



Das S.C.A.T. System schützt Sie vor Lösungsmitteldämpfen und hält Ihr HPLC-System sauber.

Belüftungsventile und Abluftfilter blockieren permanent Dämpfe und Verschmutzungen. Ist ein Filter gesättigt, kann er keine weiteren Partikel mehr aufnehmen.

Wechseln Sie Filter und Ventile deshalb rechtzeitig - für optimale Sicherheit!



Belüftungsventile für SafetyCaps



Mit Beschriftungsfeld

Warum wechseln?

Das Belüftungsventil ist für maximale Lebensdauer unter HPLC-Bedingungen konstruiert. Die Lebensdauer ist u.a. abhängig von den verwendeten Lösungsmitteln, der Umgebungsluft, Temperatur und Flussrate. Da diese Faktoren stark variieren können, empfehlen wir einen Austausch alle 6 Monate für reibungslosen Betrieb.



Art. Nr.	Bezeichnung	Standzeit	VE
317 010	Belüftungsventil für SafetyCaps	6 Monate	1
397 008	Belüftungsventil für SafetyCaps, Vorratspackung (8 Stk.)	8x 6 Monate	8
397 010	Belüftungsventil für SafetyCaps, Vorratspackung (10 Stk.)	10x 6 Monate	10
397 050	Belüftungsventil für SafetyCaps, Vorratspackung (50 Stk.)	50x 6 Monate	50
397 100	Belüftungsventil für SafetyCaps, Vorratspackung (100 Stk.)	100x 6 Monate	100

Jetzt wechseln!

Abluftfilter für SafetyWasteCaps

S.C.A.T. Abluftfilter blockieren schädliche Dämpfe und sorgen für sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern Ihrer HPLC-Systeme. Unsere Basis-Aktivkohle ist optimiert für die Aufnahme organischer Lösungsmitteldämpfe und **getestet nach offiziellen ASTM / DIN / ISO - Testmethoden.**


		Testmethode
Ball-Pan-Härte (Gewichtsprozent)	96 %	ASTM D 3802
Innere Oberfläche	1.500 m ² /g	DIN ISO 9277
Rütteldichte	415 ± 30 kg/m ³	ASTM D 2854
CTC-Adsorption (Gewichtsprozent)	> 90 %	ASTM D 3467
Korndurchmesser	1,4 - 3 mm	ASTM D 2862
Aschegehalt (Gewichtsprozent)	max. 5 %	ASTM D 2866
Wassergehalt (Gewichtsprozent)	max. 5 %	ASTM D 2867

Warum wechseln?

Der Abluftfilter ist optimiert für die Aufnahme von Lösungsmitteldämpfen HPLC-typischer Eluenten. Die Lebensdauer des Filters ist u.a. abhängig von der Zusammensetzung der gesammelten Abfälle, Temperatur und Flussrate. Diese Faktoren können je nach Kunde bzw. Anwendung stark variieren. Damit Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite sind, empfehlen wir einen Austausch alle 3 (S); 6 (M); 12 (L) Monate für optimalen Schutz.



DAS System für Lösungsmittelsicherheit.

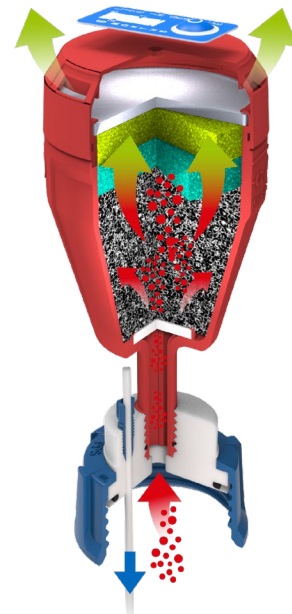

Wechselanzeige

Aktivierung per Knopfdruck!



1 Jahr Sicherheit - mit Preisvorteil!

490 335

A



Nutzungsdauer
12
MONATE

S

490 336

B



Nutzungsdauer
12
MONATE

M

Sie sparen 28%*

407 986

C



Nutzungsdauer
12
MONATE

L

Sie sparen 35%*

Abb.	Art. Nr.	Bezeichnung	Standzeit	VE
-	410 534	Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	3 Monate	1
A	490 335	Abluftfilter S, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	4x 3 Monate	4
-	410 535	Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	6 Monate	1
B	490 336	Abluftfilter M, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	2x 6 Monate	2
C	407 986	Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	12 Monate	1
-	490 986	Abluftfilter L, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	2x 12 Monate	2

*Im Vergleich zur Austauschpackung Größe S.

Telefon: +49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 0

e-Mail: info@scat-europe.com

www.scat-europe.com

#200web / 31082021